

## ERV MOUNT

**Código**            **EP-51-05041 – 100ml**  
                          **EP-51-05042 – 500ml**

- Material            : Mistura sintética a base de polímeros
- Quantidade        : Ver embalagem



### Aplicação

Meio de montagem (colagem) para lâminas histológicas e citológicas. Não interage com as colorações histológicas, citológicas, hematológicas, imunohistoquímicas, entre outras. Lâminas são placas de vidro na qual se coloca o material (amostra) para estudo em microscópio óptico. São utilizadas na coloração laboratorial em diversas técnicas.

### Características Gerais

Produto sintético à base de polímeros plásticos e xilol. Não interage com as colorações lipofílicas. Transparente e insolúvel em água. Solúvel em éter, acetona e D-Limoneno. Índice de refração 1,5. Viscosidade 250 a 400 mPa\*s a 20° C.

Permanece estável a luz solar, calor, frio (-17°C), umidade e raios ultra violetas (UV).

Secagem rápida em aproximadamente 20 minutos. Após aplicado, o Erv Mount, mantém as propriedades da coloração por mais de 10 anos.

### Modo de usar

Aplique uma ou duas gotas do Erv Mount na lâmina com tecido ou esfregaço e logo, após coloque cuidadosamente a lamínula. Deixe secar por 20 minutos para solidificar.

Não diluir, pronto para uso, após o uso fechar o frasco imediatamente. Em países quente pode ocorrer a evaporação, deixando o Erv Mount mais viscoso, pode-se então adicionar um pouco de xilol para atingir a viscosidade correta.

### Precauções

Armazene em local fresco, a uma temperatura de 20 °C. Não use ou guarde em lugar quente, próximo a chamas e exposto ao sol, a temperatura ideal de armazenamento é de 2 °C. Nunca coloque esta embalagem no fogo ou incinerador. Evite contato com os olhos e pele.

### Composição

Ingrediente ativo - Polímeros plásticos e xilol.

### Tempo de Execução

O tempo de execução foi calculado somando-se a duração de todas as etapas do método. Ele não inclui o tempo de desparafinizar, hidratar e desidratar o corte.

### Validade

Indica o tempo em que produto permanece inalterado a partir de sua fabricação, se armazenado adequadamente. Cada frasco possui uma etiqueta com identificação do lote e data de vencimento

### Garantia

O Grupo Erviegas garante o funcionamento do produto conforme especificado nesta literatura. Para maiores informações sobre o produto ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site [www.grupoerviegas.com.br](http://www.grupoerviegas.com.br)

## USO EXCLUSIVO PARA PESQUISA

Distribuidor:



uma marca do  
Grupo Erviegas

**Erviegas Química Fina e Plásticos Ltda.**

Alameda Plutão 593 - Indaiatuba - SP - 13347-656 - Tel (11) 5034.2227 - Fax (11) 5034.2228  
e-mail: [erviegas@grupoerviegas.com.br](mailto:erviegas@grupoerviegas.com.br) - [www.grupoerviegas.com.br](http://www.grupoerviegas.com.br) – CNPJ: 46.271.011/0001-07  
*EasyPath é marca registrada da empresa Erviegas*