



Navalha Descartável para Micrótopo - Alto Perfil

- Código : EP-51-20031
- Dimensão : 77 x 14mm
- Quantidade : 50 unidades por caixa,

Aplicação

Navalha Histológica para cortes de tecidos ou outras amostras inclusas em parafina, proporciona cortes precisos com alto rendimento da navalha.

Características Gerais

Navalha de aço inox especial, com borda revestida com uma combinação de cerâmica e teflon (PTFE).

A combinação de cerâmica e teflon (PTFE), elimina a corrosão, aumenta a vida útil, reduz fricção, elimina possíveis estrias e a compressão.

As navalhas não precisam ser limpas antes do uso.

Lacre de segurança e qualidade, indica que as navalhas passaram pelo controle de qualidade do Grupo Erviegas, além do primeiro controle de qualidade do fabricante. O lacre ainda garante ao usuário a integridade das navalhas. Não utilize as navalhas se o lacre estiver violado.

Modo de Usar

A Navalha EasyPath/DuraEdge pode ser utilizada em qualquer micrótopo existente no mercado, que utilize navalhas de alto perfil.

Retire o lacre de segurança e em seguida coloque o guia removedor de navalha (cor branco), localizado na parte superior do dispensador, na extremidade contrária a saída de navalha. Este guia possui um pino, que se encaixará na navalha e ao movimentá-lo para frente a navalha será retirada do dispensador.

Retire a navalha, sem deixar que a extremidade cortante toque no dispensador, não há necessidade de limpeza.

Coloque a navalha no suporte de navalhas descartável do seu Micrótopo.

IMPORTANTE: Para se obter cortes melhores, pode ser necessário um pequeno ajuste na angulação da navalha, resultando na melhoria do corte. Faça um teste diminuindo ou aumentando o ângulo e verifique qual é a melhor posição para se obter o corte histológico.

Precauções

Cuidado, as navalhas são extremamente afiadas. Ao retirar a navalha do dispensador tome cuidado com a extremidade cortante, pois, é extremamente afiada. Não limpe as navalhas, pois, poderá afetar o desempenho do corte.

A terminar o corte das seções inclusas em parafina, retire a navalha evitando riscos de acidentes.

Composição

Navalha de aço inox especial, com borda revestida com uma combinação de cerâmica e teflon (PTFE).

Distribuidor exclusivo:

Erviegas Química Fina e Plásticos Ltda



uma marca do
Grupo Erviegas

Alameda Plutão, 593 - Indaiatuba - SP - 13347-656- Tel (11) 5034.2227 - Fax (11) 5034.2228e-mail:
erviegas@grupoerviegas.com.br - www.grupoerviegas.com.br – CNPJ: 46.271.011/0001-07
EasyPath é marca registrada da empresa Erviegas



Navalha Descartável para Micrótomo - Alto Perfil

- Código : EP-51-20031
- Dimensão : 77 x 14mm
- Quantidade : 50 unidades por caixa,

Validade

Indica o período em que o produto permanece inalterado a partir de sua fabricação, se armazenado adequadamente. Armazenar em temperatura ambiente, local seco e protegido da luz solar.

Dicas para se obter cortes histológicos

Blocos de parafina - Deve-se sempre utilizar parafina histológica, pois é mais macia e aumentará a vida útil da navalha. Deve-se esfriar os blocos antes do corte, pode-se utilizar uma placa fria ou placas de gelo.

Angulação - O ângulo formado entre a borda de corte e o bloco de parafina, deverá ser entre 3° à 8°. Movimento para baixo ou para cima, até encontrar o melhor ângulo de corte. Esta posição é a ideal para seu micrótomo e desta maneira, o usuário terá cortes melhores, além de aumentar a vida útil da navalha.

Temperatura do Banho Histológico - A temperatura ideal do banho histológico deve ser entre 40° e 45°C.

Espessura de Corte - A espessura ideal do corte histológico é de 4 à 5 micras.

Garantia - Grupo Erviegas

O Grupo Erviegas garante o funcionamento do produto conforme especificado nesta literatura. Para maiores informações sobre o produto ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site www.grupoerviegas.com.br

Distribuidor exclusivo:



Erviegas Química Fina e Plásticos Ltda

Alameda Plutão, 593 - Indaiatuba - SP - 13347-656- Tel (11) 5034.2227 - Fax (11) 5034.2228e-mail:
erviegas@grupoerviegas.com.br - www.grupoerviegas.com.br - CNPJ: 46.271.011/0001-07
EasyPath é marca registrada da empresa Erviegas