

Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit

Probe BCL6 Break Apart FISH, kit

Somente para uso em pesquisa (RUO)


Nome: Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit

Especificações da embalagem

Referência	Descrição	Tamanho Kit
EP-13-10201	Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit	5 Testes/Kit
EP-13-10202	Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit	10 Testes/Kit
EP-13-10203	Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit	20 Testes/Kit

Princípio do teste

Descrição do desenho da sonda

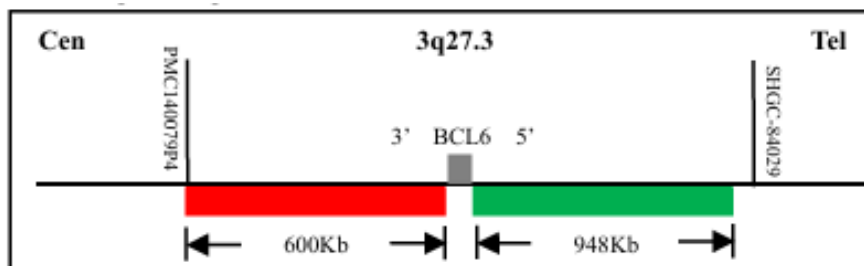

Descrição técnica

A hibridização *in situ* por fluorescência (FISH) é uma técnica de ensaio molecular que utiliza fragmentos de DNA ou RNA, denominados sondas, marcados com fluoróforos para hibridizar, por meio do mecanismo de complementaridade de bases, às regiões-alvo dos cromossomos em amostras de pacientes. As sondas emitem sinais de fluorescência em um comprimento de onda específico após serem excitadas por uma fonte de luz, e a hibridização ao cromossomo pode ser observada diretamente por meio de um microscópio equipado com um conjunto adequado de filtros. Essa técnica permite detectar com precisão alterações cromossômicas e, conseqüentemente, avaliar o estado dos genes localizados nas regiões afetadas dos cromossomos.

Principais Componentes

Especificação	Conteúdo do Kit	Principais componentes	Volume	Quantidade
5 testes/kit 10 testes/kit 20 testes/kit	BCL6 sonda (BCL6, 3' sonda laranja, BCL6, 5' sonda verde)	Sonda BCL6, formamida, SSC, e dextran sulfato, etc.	50 µl 100 µl 200 µl	1 frasco
	DAPI Meio de Montagem	Antifade reagente ,DAPI, e glicerin,etc.	50 µl 100 µl 200 µl	1 frasco

Notas: 1. Os componentes dos kits de lotes diferentes não devem ser trocados entre si.

Reagentes necessários mas não fornecidos no kit:

- Rubber cement
- Solução para desparafinização
- Etanol absoluto
- Água purificada
- 1 M HCl
- 1 N or 2 N Hidróxido de Sódio (NaOH)
- 20× SSC Solução (3 M cloreto de sódio, 0.3 M citrato de sódio, pH 5.3)
- NP-40
- Tiocianato de sódio
- Pepsina (250 U/mg)

Instrumentos necessários

- Microscópio de fluorescência
- Pipeta de microlitro e ponteiras esterilizadas
- Microcentrifuga
- Banho Maria
- Microcentrifuga
- Banho Maria
- Jarra de Coplin
- Hibridizador

Notas: Microscópio de fluorescência. A configuração do microscópio de fluorescência necessário inclui: ocular 10× e lentes objetivas 10×, 40× e 100×. Recomenda-se que, antes de utilizar a sonda, o usuário solicite ao fornecedor do conjunto de filtros os detalhes do conjunto de filtros a ser utilizado, de modo a escolher um conjunto de filtros compatível com os corantes fluorescentes marcados.

Fluorescência laranja: excitação máxima: 552 nm, emissão máxima: 576 nm.

Fluorescência verde: excitação máxima: 496 nm, emissão máxima: 520 nm.

DAPI: excitação máxima: 340 nm, emissão máxima: 488 nm.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Condições de armazenamento: abaixo de -15 °C, selado e armazenado no escuro.

Condições de envio: Os kits devem ser transportados sob temperatura controlada entre 2 °C e 8 °C. O tempo de envio não deve exceder 10 dias. Durante o transporte, a temperatura não deve ultrapassar a temperatura ambiente.

Prazo de validade: 12 meses.

Nota: consulte a data de produção e o prazo de validade na embalagem externa.

Requisitos da amostra

1. Tipo da amostra: tecido fixado em formalina e emblocado em parafina, Recomenda-se que sejam selecionadas amostras de parafina com menos de dois anos para garantir a precisão do teste.
2. Método de coleta de amostras: os tecidos frescos devem ser fixados em tampão de formalina neutra a 10% por 24-48 horas dentro de 0,5 a 1 hora após serem removidos. O tamanho do tecido não deve exceder 0,5 cm³ e a espessura recomendada da seção é de 3 µm a 5 µm.
3. Armazenamento de amostras: recomenda-se que as seções de parafina preparadas sejam utilizadas imediatamente ou armazenadas a -20±5 °C.

Método teste

A- Preparo das soluções

Reagente de lavagem etanol

Prepare diluições v/v de 70% e 85% utilizando etanol a 100% e água purificada. As diluições podem ser utilizadas durante 1 semana, a menos que ocorra evaporação ou que a solução se dilua devido a utilização excessiva. Armazene à temperatura ambiente em recipientes bem fechados quando não estiver em uso.

Solução Pré-tratamento

- Para preparar, junte:

80 g	Tiocianato de sódio
<u>800 mL</u>	Água purificada
1000 mL	Volume final.

Misture bem. Ajuste o volume para 1 litro com água purificada. Filtre através de uma unidade de filtração com poros de 0,45 µm. Descarte a solução usada no final de cada dia. Se o reagente estiver turvo ou contaminado, deve ser descartado imediatamente.

2× SSC /0.3% NP-40 Solução de lavagem

Para preparar, junte:

100 mL	20× SSC pH 5.3
847 mL	Água purificada
<u>3 mL</u>	NP-40
1000 mL	Volume Final

Misture bem. Meça o pH à temperatura ambiente utilizando um medidor de pH. Ajuste o pH para $7,0 \pm 0,2$ com NaOH 1 N ou 2 N. Ajuste o volume para 1 litro com água purificada. Se o reagente estiver turvo ou contaminado, deve ser descartado imediatamente.

Tampão enzimático (pH 2.0 HCl)

- Para preparar. Junte:

10 mL	1 M HCl
900 mL	Água purificada
1000 mL	Volume final

Misture bem. Meça o pH à temperatura ambiente utilizando um medidor de pH. Ajuste o pH para $2,0 \pm 0,2$ com HCl 1 M. Ajuste o volume para 1 litro com água purificada. Se o reagente estiver turvo ou contaminado, deve ser descartado imediatamente.

B - Preparação

Nota: Observação: deve-se preparar diariamente uma solução de pepsina a 1 mg/ml (utilize 50 mg de pepsina, adicione 50 ml de tampão enzimático e misture bem).

1. Ligue o banho-maria e ajuste a temperatura para 80 °C. Despeje a solução de pré-tratamento no frasco Coplin, coloque o frasco no banho-maria e preaqueça a 80 °C.
2. Ligue o banho-maria e ajuste a temperatura para 37 °C. Despeje 50 ml de solução de pepsina 1 mg/ml no frasco Coplin, coloque o frasco no banho-maria e preaqueça a 37 °C.
3. Antes da lavagem pós-hibridização, ajuste a temperatura do banho-maria do termostato para 68 °C, despeje a solução de lavagem 2× SSC/0,3% NP-40 no frasco Coplin e coloque o frasco no banho-maria por pelo menos 30 minutos. Certifique-se de que a temperatura da solução de lavagem atinja 68 ± 1 °C antes do uso. Despeje a solução de lavagem 2× SSC/0,3% NP-40 em outro frasco Coplin e mantenha em temperatura ambiente.

Processo de teste

Pré-tratamento amostra

1. Preequeça a lâmina a 65 °C por 5 minutos em estufa ou utilizando um hibridizador (Recomendado Ara (EP-31-20147/EasyPath) ou equivalente).
2. Imediatamente insira a lâmina preaquecida em um suporte de lâminas imerso na solução de desparafinização (do tipo isoparafina) ou xileno, e incube à temperatura ambiente por 15 minutos.
3. Após a incubação, transfira o suporte de lâminas para uma nova solução de desparafinização recém-preparada e incube por mais 15 minutos.
4. Após a desparafinização, remova o suporte de lâminas e coloque-o sobre papel toalha por 2 minutos para drenar o excesso de líquido.
5. Desidrate a lâmina em etanol absoluto duas vezes por 5 minutos cada.
6. Rehidrate a lâmina em etanol a 85%, etanol a 70% e água purificada, sequencialmente, durante 1 minuto cada.
7. Retire a lâmina e use o papel absorvente de água para remover a solução residual da lâmina.
8. Coloque a lâmina na solução de pré-tratamento preaquecida a 80 °C e incube por 30 minutos.
9. Retire a lâmina e mergulhe-a em água purificada por 1 minuto. Em seguida, retire-a e remova o líquido residual.
10. Mergulhe a lâmina em solução de pepsina 1 mg/ml pré-aquecida a 37 °C e incube por 25 minutos.

11. Após a digestão enzimática, mergulhe a lâmina em água purificada por 1 minuto.
12. Desidrate a lâmina em etanol a 70%, etanol a 85% e etanol a 100% em sequência durante 1 minuto cada.
13. Seque a lâmina à temperatura ambiente.

Desnaturação e hibridização da amostra

1. Aqueça as sondas em temperatura ambiente, agite suavemente para homogeneizar, centrifugue brevemente as sondas por 2 a 3 segundos em uma microcentrífuga e deposite 10 µL da sonda sobre a amostra.
2. Coloque a lamínula (18 mm x 18 mm), evitando a formação de bolhas de ar, e sele a lâmina com Rubber Cement.
3. Insira a lâmina no hibridizador e execute o programa conforme descrito a seguir: desnaturação a 85 °C por 5 minutos e hibridização a 42 °C por 16–18 horas.

Nota: Programa rápido de hibridização: desnaturação a 85 °C por 5 minutos; hibridização a 42 °C por 2 horas.

Lavagem Pós-hibridização

1. Remova cuidadosamente o Rubber Cement.
2. Coloque a lâmina em solução de lavagem 2× SSC/0,3% NP-40 no frasco Coplin à temperatura ambiente para lavar a lamínula (2 a 5 minutos).
3. Retire a lâmina e enxágue-a por 2 minutos com a solução de lavagem 2× SSC/0,3% NP-40 preaquecida a 68±1°C.
4. Retire a lâmina, absorva a solução residual, coloque a lâmina em etanol a 70% à temperatura ambiente e enxágue por 1 minuto.
5. Seque a lâmina naturalmente ao ar livre, no escuro, para uso posterior.

Contra-coloração


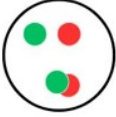
1. Coloque 10 µl de solução de contra-coloração na área de hibridização (evitando bolhas), coloque a lamínula, remova cuidadosamente o excesso de solução de contra-coloração com papel absorvente e contra-colora a lâmina no escuro durante 10 minutos.

Nota: A lâmina com contra-coloração deve ser examinada imediatamente utilizando um microscópio de fluorescência ou armazenada a -15 °C ou menos, no escuro, para observação posterior. A lâmina armazenada deve ser aquecida à temperatura ambiente antes de ser observada ao microscópio.

Visualização da lâmina e coleta de dados

1. Observe a lâmina em um microscópio de fluorescência equipado com os conjuntos de filtros apropriados.
2. Localize a área sob a lente objetiva de 10× e realize a contagem sob a lente objetiva de 100×.
3. Ajuste o foco para encontrar a área observável que tenha limites nucleares completos, coloração uniforme e sinais claros sem sobreposição de núcleos.
4. Na região selecionada, encontre todos os pontos de sinal em diferentes níveis dos núcleos e conte os sinais fundidos e os sinais individuais laranja e verde; quando os pontos de sinal laranja (O) e verde (G) se sobrepõem ou a distância entre os dois pontos de sinal é menor que o diâmetro de um ponto de sinal, os sinais são contados como um sinal fundido (amarelo, F); os núcleos sem sinais ou com sinais fracos não são contados.

Interpretação dos sinais

Cenário FISH 2F (2 sinais amarelo)	
Cenário FISH 1F1O1G (1 amarelo / 1 laranja / 1 sinal verde)	

Interpretação dos resultados dos testes

Problemas comuns e soluções no processo de teste

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Sem sinal ou sinal fraco	Desnaturação insuficiente das amostras e sondas	Certifique-se de que a temperatura da lâmina esteja em $85 \pm 1^\circ\text{C}$ durante a desnaturação; Aumente o tempo de desnaturação da lâmina em 2-4 minutos.
	Nenhuma sonda adicionada	Descongele completamente as sondas e certifique-se de que o reagente da sonda seja aspirado pela pipeta
	Quantidade insuficiente de sondas	Certifique-se de que as sondas atinjam a temperatura ambiente antes do uso e de que o reagente da sonda seja aspirado pela pipeta.
	Secagem insuficiente da lâmina	Antes de adicionar as sondas sobre a lâmina, certifique-se de que a solução de etanol na lâmina tenha evaporado completamente.
	Secagem muito rápida das sondas	Cubra a área-alvo com a lamínula imediatamente após a adição das sondas; para a eluição, remova a lamínula de apenas uma lâmina por vez e mergulhe a lâmina na solução de lavagem imediatamente antes de remover a lamínula da próxima lâmina.
	Bolhas sob a lamínula durante a hibridização	Cubra a superfície das sondas com a lamínula e pressione suavemente para eliminar as bolhas de ar.
	Condições inadequadas de hibridização	Garanta o cumprimento do tempo e da temperatura de hibridizações especificadas; não deixe nenhuma abertura ao selar a lâmina com meio de montagem. Ajuste o tempo de hibridização e a umidade conforme necessário.
	Solução de lavagem incorreta ou condições de eluição inadequadas	Certifique-se de que a solução de lavagem seja preparada de acordo com o IFU; garanta que a temperatura da solução de lavagem alcance a especificada na etapa de eluição; remova a lamínula antes de imergir a lâmina na solução de lavagem.
	Armazenamento inadequado das sondas ou das lâminas de amostra	Armazene as sondas abaixo de -15°C no escuro; seque as lâminas não hibridizadas para armazenamento a longo prazo a $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ ou armazenamento a curto prazo (geralmente não mais do que duas semanas) à temperatura ambiente; Armazene as lâminas hibridizadas a $-20 \pm 5^\circ\text{C}$ no escuro.
	Seleção inadequada do conjunto de filtros para observação	Use o conjunto de filtros correto para observar a fluorescência da sonda.
Fundo excessivamente intenso nas lâminas	Estrutura inadequada do microscópio e lente objetiva para observação de amostras FISH, ou dano no conjunto de filtros	Entre em contato com o fabricante do microscópio.
	Lavagem insuficiente das lâminas antes do preparo da amostra	Mergulhe a lâmina em etanol absoluto e seque-a com papel absorvente antes de colocar o reagente.
	Eluição inadequada após a hibridização	Certifique-se de que a solução de lavagem está preparada corretamente de acordo com as instruções de utilização; opere de acordo com as instruções de utilização; certifique-se de que a temperatura da solução de lavagem está correta; remova a lamela e repita a etapa de eluição.
	Uso prolongado ou armazenamento inadequado da solução de lavagem	Certifique-se de que a solução de lavagem seja armazenada a uma temperatura entre 2 e 25°C e descarte o reagente se estiver turvo ou contaminado.
Contracoloração muito fraca	Umidade de hibridização muito alta ou muito baixa	Ajuste a umidade da hibridização para o nível ideal.
	Contracoloração insuficiente	Remova a lamínula e mergulhe a lâmina na solução de lavagem por 5 minutos à temperatura ambiente. Coloque a lâmina em soluções de etanol a 70%, 85% e 100% por 1 minuto cada para desidratação gradiente e, em seguida, realize a contra-coloração.
	Vencimento ou exposição excessiva à luz da solução de coloração	Certifique-se de que a solução de coloração seja armazenada abaixo de -15°C no escuro; certifique-se de que a solução de coloração não esteja vencida.















Limitações dos métodos de teste

1. Este kit se baseia na técnica de hibridização in situ por fluorescência para a quebra do gene BCL6.
2. Este reagente é aplicável a secções de tecido em parafina e ajusta o processo de pré-tratamento de acordo com a espessura das secções de tecido ou o tipo de amostras.

Precauções

1. Este kit se destina apenas a fins de pesquisa.
2. Durante a utilização deste kit, é necessário usar luvar de látex para evitar o contato do reagente, com a pele. Em caso de contato acidental, lave imediatamente com água em abundância.
3. As amostras não devem ser expostas a ácidos e álcoois nem aquecidas em excesso, pois isso pode danificar o DNA e comprometer o resultado do teste FISH.
4. Todos os componentes do kit devem ser utilizados dentro do prazo de validade.
5. A solução de coloração contém DAPI que é um mutagênico. A inalação, ingestão ou contato com a pele devem ser evitados.
6. A sonda contém um teratógeno chamado formamida. O contato com a pele e as membranas mucosas deve ser evitado.
7. Para obter resultados ideais, é necessário garantir que os reagentes sejam preparados e armazenados adequadamente, de acordo com as instruções de uso.

Explicações dos sinais

	Limite superior de temperatura		Mantenha seco
	Não use se a embalagem estiver danificada		Consulte as instruções de uso
	Não reutilizar		Mantenha longe da luz solar
	Utilizar até		Número do lote
	Número de referência		Fabricante
	Data de fabricação		Contém quantidade suficiente para <n> testes

Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit

Probe BCL6 Break Apart FISH, kit

Solamente para uso en investigación


Nombre: Sonda BCL6 Break Apart Fish, kit

Especificaciones de embalaje

Referencia	Descripción	Tamaño Kit
EP-13-10201	Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit	5 Testes/Kit
EP-13-10202	Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit	10 Testes/Kit
EP-13-10203	Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit	20 Testes/Kit

Principio del teste

Descripción del diseño de la sonda

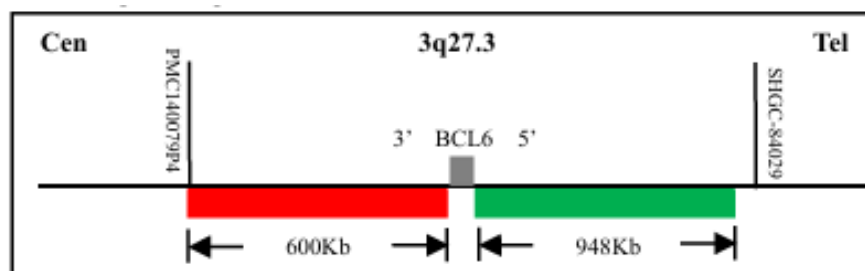

Descripción técnica

La hibridación in situ por fluorescencia (FISH) es una técnica de ensayo molecular que utiliza fragmentos de DNA o RNA, denominados sondas, marcados con fluoruros para hibridizar, por medio del mecanismo de complementariedad de bases, las regiones albo de los cromosomas en muestras de pacientes. Las sondas emiten señales de fluorescencia en un cumplimiento de onda específico después ser excitadas por una fuente de luz y la hibridación al cromosoma puede ser observada directamente por medio de un microscopio equipado con un conjunto adecuado de filtros. Esa técnica permite detectar con precisión alteraciones cromosomas y consecuentemente, evaluar el estado de genes localizados en la regiones afectadas del cromosomas.

Principales componentes

Especificación	Conteúdo del Kit	Principales componentes	Volumen	Cantidad
5 testes/kit 10 testes/kit 20 testes/kit	BCL6 sonda (BCL6, 3' sonda laranja, BCL6, 5' sonda verde)	Sonda BCL6, formamida, SSC, y dextrano sulfato, etc.	50 µl 100 µl 200 µl	1 frasco
	DAPI Meio de Montagem	Anti desvanecimiento regente ,DAPI, y glycerin,etc.	50 µl 100 µl 200 µl	1 frasco

Notas: 1. Los componentes de los kits de lotes diferentes no deben ser cambiados entre si. Regentes necesario mas no promovidos por el kit:

- Rubber cement
- Solución para desparafinización
- Etanol absoluto
- Agua purificada
- 1 M HCl
- 1 N or 2 N Hidróxido de Sodio (NaOH)
- 20× SSC Solución (3 M clorato de sodio, 0.3 M citrato de sodio, pH 5.3)
- NP-40
- Tio cianato de sodio
- Pepsina (250 U/mg)

Instrumentos necesarios

- Microscopio de fluorescencia
- Pipeta de microlitro y punteras esterilizadas
- Micro centrifuga
- Baño maría
- Micro centrifuga
- Baño maría
- Jarra de Coplin
- Hibridizador

Notas: Microscopio de fluorescencia. La configuración del microscopio de fluorescencia necesario incluye: Ocular 10× lentes objetivas 10×, 40× e 100×. Se recomienda que antes de utilizar la sonda, el usuario solicite al proveedor del conjunto de filtros los detalles del conjunto de filtros a ser utilizado de modo de escoger un conjunto de filtros compatibles con la coloración fluorescentes marcados.

Fluorescencia naranja: Excitación máxima: 552 nm, emisión máxima: 576 nm

Fluorescencia verde: Excitación máxima: 496 nm, emisión máxima 520 nm

DAPI: Excitación máxima: 340 nm, emisión máxima: 488 nm.

Condiciones de almacenamiento y plazo de validez

Condiciones de almacenamiento: Abajo de -15 °C, sellado y almacenado en lo oscuro

Condiciones de envío: Los kits deben ser transportados bajo temperatura controlada entre 2 °C y 8 °C. El tiempo de envío no debe exceder los 10 días. Durante el transporte, la temperatura no debe superar la temperatura ambiente.

Plazo da validez: 12 meses.

Nota: Consulte la fecha de producción y el plazo de validez en el embalaje externa.

Requisitos de muestra

1. Tipo de muestra: Tejido fijado en formalina y encajado en parafina, se recomienda que sea seleccionada las muestras de parafina con menos de dos años para garantizar la precisión del teste.

2. Método de recolección de muestra: Los tejidos frescos deben ser fijados en tampón de formalina neutra a 10% por 14-48 horas dentro de 0,5 a 1 horas después de ser retirados. El tamaño del tejido no debe exceder 0,5 cm³ y la espesura recomendada de la sección es de 3 µm a 5 µm.
3. Almacenamiento de muestras: Se recomienda que las secciones de parafina preparadas sean utilizadas inmediatamente o almacenadas a -20±5 °C

Método de teste

A – Preparo de las soluciones

Regentes de lavaje etanol

Preparo diluciones v/v de 70% y 85% utilizando etanol a 100% y agua purificada. Las diluciones puede ser utilizadas durante 1 semana, a menos que ocurra evaporación o que la solución se diluya debido a la utilización excesiva. Almacene la temperatura ambiente en recipientes bien cerrados cuando no este en uso.

Solución pre tratamiento

Para preparar, junte:

80 g Tiocianato de sodio

800 mL Agua purificada

1000 mL Volumen final

Mezcle bien. Ajuste el volumen para 1 litro con agua purificada. Filtre través de una unidad de filtración con poros de 0,45 µm. Deseche la solución usada en el final de cada día. Si el regente esta turbo o contaminado, debe ser desechado inmediatamente.

2× SSC /0.3% NP-40 Solución de lavaje

Para preparar junte:

100 mL 20× SSC pH 5.3

847 mL Agua purificada

3 mL NP-40

1000 mL Volumen final

Mezcle bien. Mueva el pH a temperatura ambiente utilizando un medidor de pH. Ajuste el pH para 7,0±0,2 con NaOH 1 N o 2 N. Ajuste el volumen para 1 litro con agua purificada. Se el regente esta turbo o contaminado, debe ser desechado inmediatamente.

Tampón enzimático (pH 2.0 HCl)

Para preparar junte:

10 mL 1 M HCl

900 mL Agua purificada

1000 mL Volumen final

Mezcle bien. Mueva el pH a temperatura ambiente utilizando un medidor de pH. Ajuste el pH para 2,0±0,2 con HCl 1M. Ajuste el volumen para 1 litro con agua purificada. Se el regente esta turbo o contaminado, debe ser desechado inmediatamente.

B – Preparación

Nota: Observación debe prepararse diariamente una solución de pepsina a 1 mg/ml (Utilice 50 mg de pepsina, adicione 50ml de tampón enzimático y mezcle bien)

1. Encienda el baño maria y ajuste la temperatura para 80°C despeje la solución de pre tratamiento en el frasco Coplin, coloque el frasco en baño maria y recaliente a 80°C

2. Encienda el baño maria y ajuste la temperatura para 37]C despeje 50ml de solución de pepsina 1mg/ml en el frasco de Coplin, coloque el frasco en baño maria recaliente a 37°C
3. Antes de lavaje después de hibridación ajuste la temperatura de baño maria del termostato para 68°C, despeje la solución de lavaje 2× SSC/0,3% NP-40 en el frasco de Coplin y coloque el frasco en baño maria por lo menos 30 minutos. Certificarse de que la temperatura de la solución de lavaje alcance 68+1 °C antes del uso. Despejar la solución de lavaje 2× SSC/0,3% NP-40 en otro frasco Coplin y mantener en temperatura ambiente.

Proceso de teste

Pre tratamiento muestra

1. Recaliente la lamina a 65°C por 5 minutos en estufa o utilizando un hibridizador (Recomendando Ara (EP-31-20147/EasyPath) o equivalente).
2. Inmediatamente insiera la lamina recaliente en un soporte de laminas inmerso en la solución de desparafinización (del tipo isoparafina) o xileno, e incube la temperatura ambiente por 15 minutos.
3. Después de la incubación, transfiera el soporte de laminas para una nueva solución de desparafinización recién preparada e incube por mas 15 minutos
4. Después de la parafinización, remueva el soporte de laminas y coloque sobre el papel toalla por 2 minutos para drenar el exceso de liquido.
5. Deshidrate la lamina en etanol absoluto dos veces por 5 minutos cada.
6. Re hidrate la lamina en etanol a 85%, etanol a 70% y agua purificada, secuencialmente, durante 1 minuto cada.
7. Retirar la lamina y use papel absorbente de agua para retirar la solución residual de la lamina.
8. Coloque la lamina en la solución de pre tratamiento recaliente a 80°C e incube por 30 minutos
9. Retirar la lamina y sumergir en agua purificada por 1 minuto. Enseguida, retirar el liquido residual
10. Sumergir la lamina en solución de pepsina 1 mg/ml recaliente a 37°C e incube por 25 minutos.
11. Después de la digestión enzimática, sumergir la lamina en agua purificada por 1 minuto.
12. Deshidrate la lamina en etanol a 70%, etanol a 85% y etanol a 100% en secuencia durante 1 minuto cada.
13. Seque la lamina a temperatura ambiente.

Desnaturalización y hibridación de muestra

1. Caliente las sondas en temperatura ambiente, agite suavemente para homogenizar, centrifugue brevemente as sondas por 2 a 3 segundos en una micro centrifuga y deposite 10 µL de la sonda sobre la muestra.
2. Coloque la lamina (18 mm x 18 mm), evitando la formación de burbujas de aire, y selle la lamina con Rubber Cement.
3. Insiera la lamina en el hibridizador y ejecute el programa conforme descrito a seguir: Desnaturalización a 85°C por 5 minutos y hibridación a 42]C por 16-18 horas

Nota: Programa rápido de hibridación desnaturalización a 85°C por 5 minutos: Hibridación a 42° por 2 horas.

Lavaje después de la hibridación

Lavagem Pós-hibridização

1. Retirar cuidadosamente el Rubber Cement
2. Coloque la lamina en solución de lavaje 2× SSC/0,3% NP-40 em el frasco Coplin la temperatura ambiente para lavar la lamina (2 a 5 minutos)
3. Retirar la lamina y enjuagar por 2 minutos con la solución de lavaje 2× SSC/0,3% NP-40 recaliente a 68+1°C
4. Retirar la lamina, absorba la solución residual, coloque la lamina en etanol a 70% a temperatura ambiente y enjuague por 1 minuto.
5. Seque la lamina naturalmente al aire libre, en lo oscuro, para uso posterior.

Contra coloración


1. Coloque 10 µl de la solución de contra coloración en la área de hibridación (evitando burbujas), coloque la lamina, retire cuidadosamente el exceso de solución de contra coloración con papel absorbente y contra coloración de la lamina en lo oscuro durante 10 minutos

Nota: La lamina con contra coloración debe ser examinada inmediatamente utilizando un microscopio de fluorescencia o almacenada a -15 °C o menos, en lo oscuro, para observación posterior. La lamina almacenada debe ser calentada a temperatura ambiente antes de ser observada al microscopio

Visualización de lamina o recolección de datos

1. Observa la lamina en un microscopio de fluorescencia equipado con los conjuntos de filtros apropiados.
2. Localice la área sub la lente objetiva de 10× y realice el recuento bajo la lente objetiva de 100×.
3. Ajuste el foco para encontrar la área observable que tenga limites nucleares completos, coloración uniforme y señales claras sin sobre posición de núcleos.
4. En la región seleccionada, encuentre todos los puntos de señal en diferentes niveles de los núcleos y cuente los señales fundidos y los señales individuales naranja y verde; cuando los puntos de señal naranja (O) y verde (G) se sobre ponen o distancia entre los dos puntos de señal y menos que el diámetro de un punto de señal son contados como un señal fundido (amarillo F); y los núcleos sin señal o señal flacos no son contados.

Interpretación de las señales

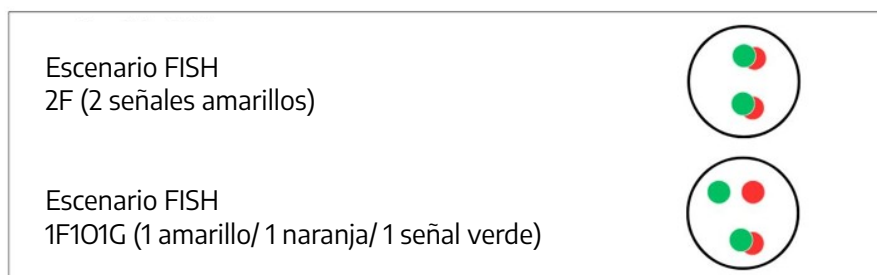

Interpretación de los resultados de los testes

Problemas comunes y soluciones en el proceso de teste.

Problema	Posible causa	Solución recomendada
Sin señal o señal flaco	Desnaturalización insuficiente de las muestras y sondas	Certificarse de que la temperatura de lamina no este en baja 85+1 °C durante la desnaturalización de la lamina en 2-4 minutos.
	Ninguna sonda adicionada	Descongele completamente las sondas y certificarse de que el regente de la sonda sea aspirado por la pipeta.
	Cantidad insuficiente de sondas	Certificarse de que las sondas alcance la temperatura ambiente antes del uso y que el regente de sonda sea aspirado por la pipeta.
	Secado insuficiente de la lamina	Antes de adicionar las sondas sobre la lamina certificarse de que la solución de etanol en la lamina tenga evaporado completamente.
	Secado muy rápido de las sondas	Cubra la área – albo con la lamina inmediatamente después de la adición de las sondas; para elución, retirar la lamina de apenas una lamina por vez y sumergir la lamina en la solución de lavaje inmediatamente antes de retirar la lamina de la próxima lamina.
	Burbujas sub la lamina Durante a hibridación	Cubra la superficie de las sondas con la lamina y presione suavemente
	Condiciones inadecuadas de hibridación	Garante que el cumplimiento del tiempo y de temperatura de hibridaciones especificadas; no deje ninguna abertura al sellar la lamina con medio de montaje. Ajuste el tiempo de hibridación y la humedad conforme necesario.
	Soluciones de lavaje incorrecta o condiciones de elución inadecuadas	Certificarse de que la solución de lavaje sea preparada de acuerdo con el IFU; Garantir que la temperatura de la solución de lavaje alcance la especificada en la etapa de elución
	Almacenamiento inadecuado de las sondas o de las laminas de muestra	Almacene las sondas abajo de -15 °C em lo oscuro; seque las laminas no hibridizadas para almacenamiento a largo plazo -20+5°C o almacenado a corto plazo (generalmente no mas que dos semanas) la temperatura ambiente; almacene las laminas hibridizadas a -20+5°C
	Selección inadecuada del conjunto de filtros para observación	Use el conjunto de filtros correcto para observar la fluorescencia de la sonda.
Estructura inadecuada de microscopio y lente objetiva para observación de muestras FISH, o daño del conjunto de filtros.	Entre em contato com el fabricante de microscópio	
Fundo excesivamente intenso en las laminas	Lavaje insuficiente de las laminas antes del preparo de muestra	Sumergir la lamina en etanol absoluto y seque con papel absorbente antes de colocar el regente
	Elución inadecuado después de la hibridación	Certificarse de que la solución de lavaje este preparada correctamente de acuerdo con las instrucciones de utilización; opere de acuerdo con las instrucciones de utilización; certificarse de que la temperatura de la solución de lavaje este correcta; retirar la lamina y repita la etapa de elución
	Uso prolongado o almacenado inadecuado de la solución de lavaje	Certificarse de que la solución de lavaje sea almacenada a una temperatura entre 2 y 25°C y deseche el regente se esta turbo o contaminado.
	Humedad de hibridación muy alta o muy baja	Ajuste la humedad para hibridación para el nivel ideal.
Contra coloración muy flaca.	Contra coloración insuficiente	Retirar la lamina y sumergir la lamina en la solución de lavaje por 5 minutos a temperatura ambiente. Coloque la lamina en las soluciones de etanol a 70%, 85% y 100% por 1 minuto cada para deshidratación gradiente y enseguida, realice la contra coloración
	Vencimiento o exposición excesiva de la luz de solución de coloración	Certificarse de que la solución de coloración sea almacenada abajo de -15°C en lo oscuro; certificarse de que la solución de coloración este vencida.

Limitaciones de los métodos de teste

1. Este kit se basa en la técnica de hibridación in situ por fluorescencia para la quiebra de gen BCL6.
2. Este regente es aplicable en las secciones de tejido en parafina y ajuste el proceso de pre tratamiento de acuerdo con la espesura de las secciones de tejido o del tipo de muestra.

Precauciones

1. Este kit se destina apenas para finales de investigación
2. Durante la utilización de este kit, es necesario usar guantes de látex para evitar el contacto con el regente, con la piel. En caso de contacto accidental, lave inmediatamente con agua en abundancia.
3. Las muestra no deben ser expuestas a ácidos y alcoholes ni calentada en exceso, porque puede dañar el DNA y comprometer el resultado de los teste4 FISH.
4. Todos los componentes del kit deben ser utilizados dentro del plazo de validez.
5. La solución de coloración contiene DAPI que e un mutagénico. La inhalación, ingestión o contacto con la piel deben ser evitado.
6. La sonda Contiene un teratógeno llamado formamida. El contacto con la piel y las membranas mucosas debe ser evitado.
7. Para obtener resultados ideas es necesario garantir que los regentes sea preparados e almacenados adecuadamente, de acuerdo con las instrucciones del uso.

Explicaciones de las señales.

	Limite superior de temperatura		Mantenga seco
	No use la embalaje si esta dañada		Consulte las instrucciones De uso
	No utilizar		Mantener lejos de la luz solar
	Utilizar hasta		Numero del lote
	Numero de referencia		Fabricante
	Fecha de fabricación		Contiene cantidad Suficiente para <n> testes

Sonda BCL6 Break Apart FISH, kit

Probe BCL6 Break Apart FISH, kit

For Research Use Only (RUO)


Product Name: Probe BCL6 Break Apart FISH, kit

Packaging Specifications

Reference	Description	Kit Size
EP-13-10201	Probe BCL6 Break Apart FISH, kit	5 Tests/Kit
EP-13-10202	Probe BCL6 Break Apart FISH, kit	10 Tests/Kit
EP-13-10203	Probe BCL6 Break Apart FISH, kit	20 Tests/Kit

Test Principle

Probe Design Description

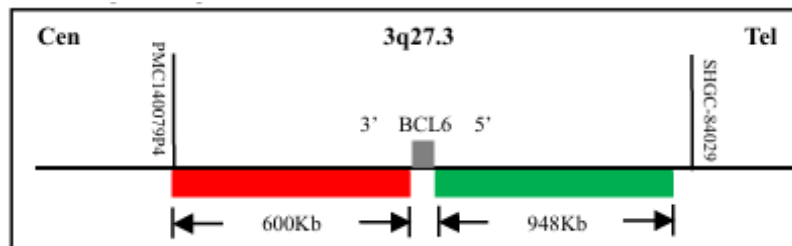

Technique Description

Fluorescence in situ hybridization (FISH) is a molecular assay technique that uses fluorescently labeled DNA or RNA fragments or probes to hybridize via base complementary mechanism to the targeted regions of chromosomes in specimens. The probes emit fluorescence signals at a specific wavelength after excitation by a light source, and the hybridization to the chromosome can be directly observed through a microscope equipped with a proper filter set. This technique can accurately detect chromosomal abnormalities, therefore, the status of genes located at the affected regions of chromosomes can be evaluated.

Main Components

Specification	Kit content	Main components	Volume	Quantity
5 tests/kit	BCL6 probe (BCL6,3' orange probe, BCL6,5' green probe)	BCL6 probe formamide, SSC, and dextran sulfate, etc.	50 µl	1 vial
10 tests/kit			100 µl	
20 tests/kit	DAPI Mounting Medium	Antifade reagent ,DAPI, and glycerin,etc.	50 µl	1 vial
			100 µl	
			200 µl	

Notes: The components in kits of different lots should not be interchanged.

Material need but not provided

- Rubber cement
- Deparaffinization solution
- Absolute ethanol
- Purified water
- 1 M HCl
- 1 N or 2 N Hidróxido de Sódio (NaOH)
- 20×SSCSolution (3 M sodium chloride, 0.3 M sodium citrate, pH 5.3)
- NP-40
- Sodium thiocyanate
- Pepsin (250 U/mg)

Applicable instruments

- Fluorescence microscope.
- Microliter pipettor and sterile tips
- Microcentrifuge
- Water bath
- Coplin jars
- Hybridization instrument

Notes: Fluorescence microscope. The configuration of the required fluorescence microscope includes: 10× eye piece, and 10×, 40× and 100× objective lenses. It is recommended that before using the probe, the user should ask the filter set supplier for the details of the filter set to be used, so as to choose a filter set that is compatible with the labeled fluorescent dyes.

Orange fluorescence: excitation maximum: 552 nm, emission maximum: 576 nm.

Green fluorescence: excitation maximum: 496 nm, emission maximum: 520 nm.

DAPI: excitation maximum: 340 nm, emission maximum: 488 nm.

Storage Conditions and Shelf Life

Storage conditions: below-15°C, sealed, and stored in the dark.

Shipping conditions: The kits must be transported under controlled temperature conditions between 2 °C and 8 °C. The shipping time must not exceed 10 days. During transport, the temperature must not exceed room temperature.

Shelf life: 12 months.

Note: see the production date and shelf life on the outer package

Sample Requirements

1. Sample type: formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections, it is recommended that paraffin samples less than two years be selected to ensure the accuracy of the test.
2. Sample collection method: the fresh tissues should be fixed in 10% neutral formalin buffer for 24-48 hours within 0.5-1 hour after being removed. The tissue size should not exceed 0.5 cm³ and the recommended section thickness is 3 µm- 5 µm.
3. Sample storage: the prepared paraffin sections are recommended to be used immediately, or stored at -20±5°C.

Test Methods

A - Preparation of Working Reagent

Ethanol Wash Solutions

Prepare v/v dilutions of 70% and 85% using 100% ethanol and purified water. Dilutions may be used for 1 week unless evaporation occurs or the solution becomes diluted due to excessive use. Store at room temperature in tightly capped containers when not in use.

Pretreatment Solution

- To prepare, add together:

80 g	Sodium thiocyanate
800 mL	Purified water
1000 mL	Final Volume

Mix thoroughly. Adjust volume to 1 liter with purified water. Filter through 0.45 µm pore filtration unit. Discard used solution at the end of each day. If the reagent is turbid or contaminated, it should be discarded immediately.

2× SSC /0.3%NP-40 Washing Solution

- To prepare, add together:

100 mL	20× SSC pH 5.3
847 mL	Purified water
3 mL	NP-40
1000 mL	Final volume

Mix thoroughly. Measure pH at room temperature using a pH meter. Adjust pH to 7.0±0.2 with 1 N or 2 N NaOH. Adjust volume to 1 liter with purified water. If the reagent is turbid or contaminated, it should be discarded immediately.

Enzyme buffer (pH 2.0 HCl)

To prepare, add together:

10 mL	1 M HCl
<u>900mL</u>	Purified water
1000 mL	Final Volume

Mix thoroughly. Measure pH at room temperature using a pH meter. Adjust pH to 2.0 ± 0.2 with 1 M HCl. Adjust volume to 1 liter with purified water. If the reagent is turbid or contaminated, it should be discarded immediately.

B - Preparation of instruments

Note: 1 mg/ml Pepsin solution (Take 50mg pepsin, add 50ml enzyme buffer and mixwell) should be prepared fresh daily.

1. Turn on the thermostat water bath and set the temperature to 80°C. Pour the Pretreatment Solution into the Coplin jar, put the jar in the water bath, and preheat it to 80°C.
2. Turn on the thermostat water bath and set the temperature to 37°C. Pour 50 ml 1 mg/ml Pepsin solution into the Coplin jar, put the jar in the water bath, and preheat it to 37°C.
3. Before post-hybridization wash, set the temperature of the thermostat water bath to 68°C, pour the 2× SSC/0.3% NP-40 Washing Solution into the Coplin jar, and place the jar in the water bath for at least 30 minutes. Ensure that the temperature of the washing solution reaches $68 \pm 1^\circ\text{C}$ before use. Pour the 2× SSC/0.3% NP-40 Washing Solution into another Coplin jar and keep room temperature.

Testing process

Sample pretreatment

1. Preheat the slide at 65°C for 5 minutes in an oven or using the hybridization instrument or hybridizer, recommended ARA (EP-31-20147/EasyPath) or equivalent.
2. Immediately insert the preheated slide into a slide holder immersed in the deparaffinization solution (isoparaffin type) or xylene and incubate at room temperature for 15 minutes
3. After incubation, transfer the slide holder into freshly prepared deparaffinization solution and incubate for additional 15 minutes.
4. After deparaffinization, remove the slide holder and place it on paper towel for 2 minutes to drain extra liquid.
5. Dehydrate the slide in absolute ethanol twice for 5 minutes each.
6. Rehydrate the slide in 85% ethanol, 70% ethanol and purified water in sequence for 1 minute each
7. Take out the slide and use the water absorbing paper to remove the residual solution from the slide.
8. Place the slide in the pretreatment solution preheated to 80°C and incubate for 30 minutes.
9. Take out the slide and immerse it in purified water for 1 minute. Then, take it out and remove the residual liquid.
10. Immerse the slide in 1 mg/ml Pepsin solution preheated to 37°C and incubate for 25 minutes.
11. After the enzymatic digestion, immerse the slide in purified water for 1 minute.
12. Dehydrate the slide in 70% ethanol, 85% ethanol and 100% ethanol in sequence for 1 minute each.
13. Dry the slide at room temperature.



Sample denaturation and hybridization

1. Warm the probes to room temperature, swirl and mix well, briefly spin the probes for 2- 3 seconds in a microcentrifuge, and drop 10 μ l probes on top of the specimen.
2. Place the coverslip (18mm x 18mm), avoid air bubbles, and seal the slide with Rubber Cement
3. Place the slide into a hybridizer and run the hybridization program as the following: denaturation at 85°C for 5 minutes and hybridization at 42°C for 16-18 hours.

Note: The fast hybridization program: denaturation: 85°C, 5 min; hybridization: 42°C, 2 hours.

Post-hybridization wash

1. Carefully remove the Rubber Cement.
2. Place the slide into 2 \times SSC/0.3% NP-40 Washing Solution in the Coplin jar at room temperature to wash off the coverslip (2- 5 minutes).
3. Take out the slide and rinse it for 2 minutes with the 2 \times SSC/0.3% NP-40 Washing Solution preheated to 68 \pm 1°C.
4. Take out the slide, absorb the residual solution, put the slide in 70% ethanol at room temperature, and rinse it for 1 minute.
5. Air-dry the slide naturally in the dark for use later.

Counterstaining



1. Drop 10 μ l counterstaining solution to the hybridization area (avoiding bubbles), place the coverslip, carefully remove the excess counterstaining solution with absorbing paper, and counterstain the slide in the dark for 10 minutes.

Note: The counterstained slide should be examined immediately using a fluorescence microscope or stored at -15°C or lower in the dark for later observation. The stored slide should be warmed to room temperature prior to viewing under the microscope.

Slide viewing and data collection

1. View the slide under a fluorescence microscope equipped with proper filter sets.
2. Place one drop of immersion oil on top of the coverslip in the area where the specimen is located. Find the specimen using the 10 \times objective lens and then examine the signals under the 100 \times lens.
3. Adjust the focus to find the observable area that has complete nucleus boundary, uniformed staining, and clear signals without overlapping nuclei.
4. In the selected region, find all signal points at different levels of the nuclei, and count the fused signals and the individual orange and green signals; when the orange (O) and green (G) signal points overlap or the distance between the two signal points is less than one signal point diameter, the signals are counted as a fused signal (yellow, F); the nuclei without signals or with weak signals are not counted.

Interpretation of common signal type

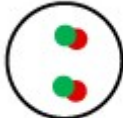FISH scenario 2F (2 yellow signals)	
FISH scenario 1F1O1G (1 yellow / 1 orange / 1 green signals)	

Interpretation of Test Results

Common problems and solutions in the testing process:

Problem	Possible cause	Recommended solution
No signal or weak signal	Insufficient denaturation of samples and probes	Ensure that the temperature of the slide is 85±1°C during the denaturation; Extend the slide denaturation time by 2-4 min.
	No probe added	Fully thaw the probes, and ensure that the probe reagent is drawn by the pipette.
	Insufficient quantity of probes	Ensure that the probes reach room temperature before use, and ensure that the probe reagent is drawn by the pipette.
	Insufficient drying of slide	Before adding the probes onto the slide, ensure that the ethanol solution on the slide has completely volatilized.
	Too fast drying of probes	Cover the target area by the cover slide immediately after the probes are added; for the elution, remove the cover slide on only one slide at a time, and immerse the slide in the washing solution immediately before the cover slide on the next slide is removed.
	Bubbles under the coverslip during hybridization	Cover the surface of the probes with the cover slide, and gently squeeze it to eliminate the air bubbles.
	Inappropriate hybridization conditions	Ensure the compliance with the specified hybridization time and temperature; do not leave any gap when sealing the slide with fluoro gel; Adjust the hybridization time and humidity as appropriate.
	Incorrect washing solution or elution conditions	Ensure that the washing solution is prepared in accordance with the IFU; ensure that the temperature of the washing solution reaches the temperature specified in the elution step; remove the cover slide before immersing the slide in the washing solution.
	Improper storage of probes or sample slides	Store the probes below -15°C in the dark; dry the unhybridized slides for long-term storage at -20±5°C or short-term storage (generally no more than two weeks) at room temperature; Store the hybridized slides at -20±5°C in the dark.
	Inappropriate selection of filter set for observation	Use the correct filter set to observe the probe fluorescence.
Excessively intense background of slides	Inappropriate microscope structure and objective lens for observing FISH samples, or damage of the filter set	Please contact the microscope manufacturer.
	Insufficient washing of slides before sample preparation	Immerse the slide in absolute ethanol and wipe it dry with water absorbing paper before dropping the reagent.
	Inadequate elution after the hybridization	Ensure that the washing solution is prepared correct in accordance with the IFU; operate in accordance with the IFU; ensure that the temperature of the washing solution is correct; remove the cover slide and repeat the elution step.
	Long-term use or improper storage of washing solution	Ensure that the washing solution is stored at 2-25°C, and discard the reagent if it is turbid or contaminated.
Too weak counterstaining	Too high or too low hybridization humidity	Adjust the hybridization humidity to the optimum.
	Too weak counterstaining	Remove the cover slide and immerse the slide in the washing solution for 5 min at room temperature. Place the slide in 70%, 85% and 100% ethanol solutions for 1 min each for gradient dehydration, and then perform counterstaining.
Expiration or excessive light exposure of staining solution	Expiration or excessive light exposure of staining solution	Ensure that the staining solution is stored below -15°C in the dark; ensure that the staining solution is not expired.











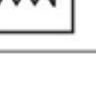

Limitations of Test Methods

1. This kit is based on the fluorescence in situ hybridization technique for the BCL6 gene break.
2. This reagent is applicable to paraffin tissue sections, and adjust the pretreatment process according to the thickness of the tissue sections or the type of samples.

Precautions

1. This kit is only for research.
2. During the operation of this kit, it is necessary to wear latex gloves to avoid the contact of the reagent with the skin. In the case of accidental contact, rinse immediately with plenty of water.
3. Samples should not be exposed to acid and alkali or be overheated, which may damage DNA and lead to failure of FISH test.
4. All components in the kit should be used within the shelf life.
5. The staining solution contains DAPI, which is a mutagen. Inhalation, ingestion or contact with the skin should be avoided.
6. The probe contains a teratogen called formamide. Contact of it with the skin and mucous membranes should be avoided.
7. In order to obtain ideal results, it is necessary to ensure that the reagents are properly prepared and stored in accordance with the IFU.

Explanation of Signs

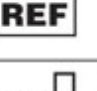	Upper limit of temperature		Keep Dry
	Do Not Use if Package is Damage		Consult instructions for use
	Do not reuse		Keep away from sunlight
	Use By		Lot Number
	Reference Number		Manufacturer
	Date of Manufacture		Contains sufficient for <n> tests