

MICROBLADE

Navalha Descartável para Micrótopo – Alto Perfi

- Código : EP-51-20037
- Dimensão : 77 x 14mm
- Quantidade : 50 unidades por caixa



Aplicação

Navalha Histológica para cortes de tecidos ou out rendimento da navalha.

Ito

Características Gerais

Navalha de aço inox especial, fabricada com a tecnologia **CHROMATEX**, um processo de produção inovador que combina revestimentos de PTFE, Liga de Cromo e Ions de Plasma para melhor qualidade de corte, e maior durabilidade do fio da navalha.

Funções dos Revestimentos:

PTFE - reduz o do coeficiente de atrito, oferecendo maleabilidade e resistência a impactos.

LIGA DE CROMO - melhora a proteção contra oxidação e corrosão, diminui a rugosidade superficial, melhorando a qualidade do corte.

ION DE PLASMA - aumentam a dureza do fio de corte e a resistência a desgastes conferindo maior durabilidade ao produto.

As navalhas não precisam ser limpas antes do uso.

Lacre de segurança e qualidade, indica que as navalhas passaram pelo controle de qualidade do Grupo Erviegas, além do primeiro controle de qualidade do fabricante. O lacre ainda garante ao usuário a integridade das navalhas. Não utilize as navalhas se o lacre estiver violado.

Modo de Usar

A Navalha Microblade da EasyPath|Diagnósticos podem ser utilizada em qualquer micrótopo existente no mercado, que utilize navalhas de alto perfil.

Retire o lacre de segurança e em seguida coloque o guia removedor de navalha, localizado na parte superior do dispensador, na extremidade contrária a saída de navalha. Este guia possui um pino, que se encaixará na navalha e ao movimentá-lo para frente a navalha será retirada do dispensador.

Retire a navalha, sem deixar que a extremidade cortante toque no dispensador, não há necessidade de limpeza.

Coloque a navalha no suporte de navalhas descartável do seu Micrótopo.

IMPORTANTE: Para se obter cortes melhores, pode ser necessário um pequeno ajuste na angulação da navalha, resultando na melhoria do corte. Faça um teste diminuindo ou aumentando o ângulo e verifique qual é a melhor posição para se obter o corte histológico.

Distribuidor exclusivo:

Erviegas Química Fina e Plásticos Ltda



Alameda Plutão, 593 - Indaiatuba - SP - 13347-656- Tel (11) 5034.2227 - Fax (11) 5034.2228e-mail: erviegas@grupoerviegas.com.br - www.grupoerviegas.com.br – CNPJ: 46.271.011/0001-07
EasyPath é marca registrada da empresa Erviegas

MICROBLADE

Navalha Descartável para Micrótomo – Alto Perfil

- Código : EP-51-20037
- Dimensão : 77 x 14mm
- Quantidade : 50 unidades por caixa,



Precauções

Cuidado, as navalhas são extremamente afiadas. Ao retirar a navalha do dispensador tome cuidado com a extremidade cortante, pois, é extremamente afiada. Não limpe as navalhas, pois, poderá afetar o desempenho do corte.

A terminar o corte das seções inclusas em parafina, retire a navalha evitando riscos de acidentes.

Composição

Navalha de aço inox especial, com borda revestida com uma combinação de PTFE, Liga de Cromo e Ions de Plasma.

Validade

Indica o período em que o produto permanece inalterado a partir de sua fabricação, se armazenado adequadamente. Armazenar em temperatura ambiente, local seco e protegido da luz solar.

Dicas para se obter cortes histológicos

Blocos de parafina – Deve-se sempre utilizar parafina histológica, pois é mais macia e aumentará a vida útil da navalha. Deve-se esfriar os blocos antes do corte, pode-se utilizar uma placa fria ou placas de gelo.

Angulação – O ângulo formado entre a borda de corte e o bloco de parafina, deverá ser entre 3° à 8°. Movimento para baixo ou para cima, até encontrar o melhor ângulo de corte. Esta posição é a ideal para seu micrótomo e desta maneira, o usuário terá cortes melhores, além de aumentar a vida útil da navalha.

Temperatura do Banho Histológico – A temperatura ideal do banho histológico deve ser entre 40° e 45°C.

Espessura de Corte – A espessura ideal do corte histológico é de 4 à 5 micras.

Garantia – Grupo Erviegas

O Grupo Erviegas garante o funcionamento do produto conforme especificado nesta literatura. Para maiores informações sobre o produto ou detalhes sobre outras técnicas e produtos acesse nosso site www.grupoerviegas.com.br

Distribuidor exclusivo:



Erviegas Química Fina e Plásticos Ltda

Alameda Plutão, 593 - Indaiatuba - SP - 13347-656- Tel (11) 5034.2227 - Fax (11) 5034.2228e-mail:
erviegas@grupoerviegas.com.br - www.grupoerviegas.com.br – CNPJ: 46.271.011/0001-07
EasyPath é marca registrada da empresa Erviegas